


Vannrenseanlegg

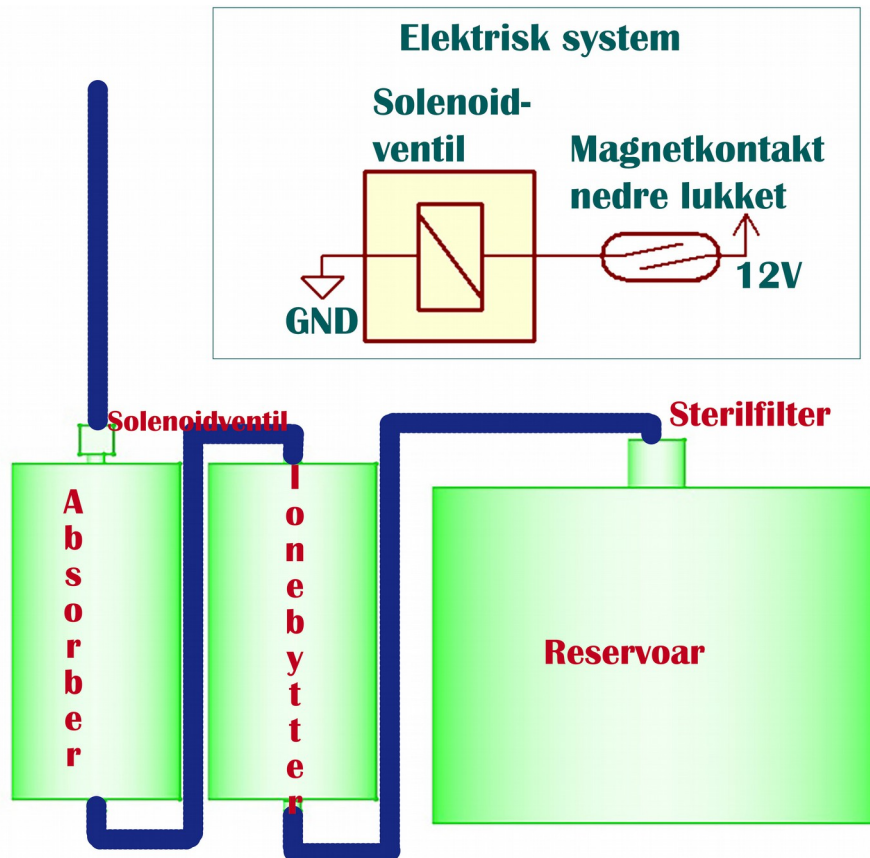

Bruksanvisning

Anlegget består av en patron med aktivt kull, som tar organisk stoff, en ionebytterpatron, som bytter ioner med H^+ og OH^- så det kommer rent vann ut. Til slutt et mikrofilter, som tar eventuelle partikler og bakterier. Vannet styres av en magnetventil, som kobler ut når dunken er full.

- 1) Koble til autostoppen, en batterieliminatør, som ligger innerst i kroken bak skapet.
- 2) Åpne vannkranen *forsiktig*. Det skal bare sildre, så filteret får tid til å virke.

Komponenter

#0150615 - Cole-Parmer Ion Exchange Filter Cartridge, adsorber

#0150635 - Cole-Parmer Ion Exchange Filter Cartridge, research

#9925600 - Thermo Scientific Barnstead D3750 NANOpure /EASYPure II Final Filter

Levert av LabMo AS Vågadalens 73 5209 OS www.labmo.no post@labmo.no

#36037 NC Nivåstrømbryter

#87084 Vannventil 12 V

Levert av Kjell & Co <https://www.kjell.com/no>

Strømforsyning 12V 1,5 A